




iO:M8

Guida di avvio rapido

**Consultare le Istruzioni per l'uso complete
(Manuale utente)**

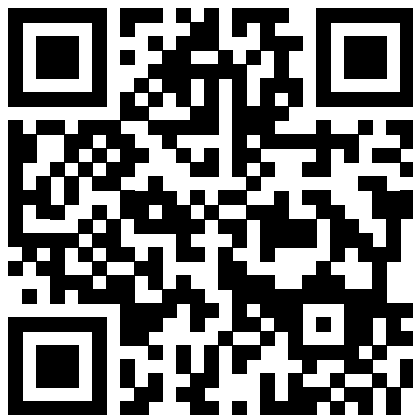

https://precipoint.com/manuals_guides

Indice dei contenuti

Il sistema di microscopia iO:M8

1 – Disimballaggio	pag. 4
2 – Configurazione rapida	pag. 5
3 – Schema di connessione	pag. 6

Configurazione

4 – Avviare il software	pag. 7
5 – Inserire i vetrini	pag. 8

Nel software MicroPoint

6 – Selezionare i vetrini	pag. 9
7 – Panoramica del software	pag. 10
8 – Mettere a fuoco il campione	pag. 12
9 – Correzione dell'illuminazione	pag. 13
10 – Impostare i marcatori	pag. 14
11 – Eseguire il riavvio	pag. 15
12 – Come possiamo essere d'aiuto?	pag. 16

1 – Disimballare l'iO:M8

1

Panoramica del contenuto della confezione

Contenuto della confezione

- 1) Microscopio
- 2) Guida di avvio rapido
- 3) Confezione degli accessori
 - a) Cavo USB 3.0
 - b) Cavo di alimentazione iO:M8
 - c) Tre vassoi magnetici
 - d) Presa multipla
 - e) Cacciavite Torx TX20


2

Estrarre la confezione degli accessori




3

Estrarre il microscopio dalla confezione

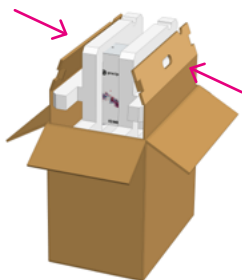


4

Rimuovere la parte laterale in schiuma

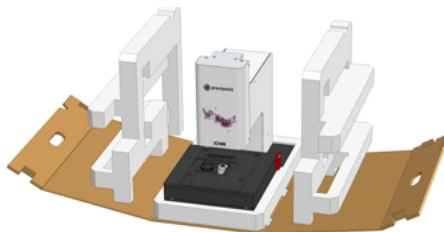


5

Sollevare il microscopio dalla base

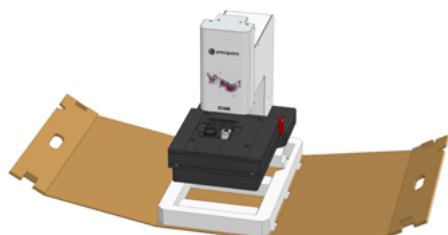

6

Eliminare il fissaggio metallico

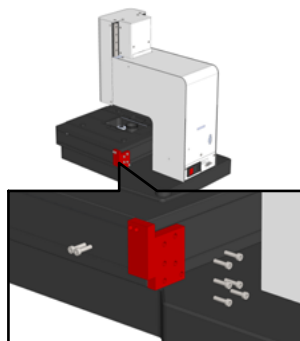

2 – Configurazione rapida

("Schema di connessione" alla pagina seguente)

1

Collegare tutti i dispositivi tra loro:

- Il microscopio al computer con il cavo USB 3.0.
- Il monitor al computer con il cavo del monitor.
- Non scollegare il cavo dello stadio. È precollegato.

2

Collegare il monitor, il computer e il microscopio all'alimentazione utilizzando la multipresa.


3

Abilitare l'alimentazione nell'ordine seguente (vedere lo schema di connessione):


- Computer
- Monitor
- Microscopio



Il dispositivo e i componenti collegati hanno bisogno di tempo per adattarsi alla temperatura ambiente. Utilizzare il dispositivo solo dopo un tempo di attesa massimo di un giorno se le temperature dell'ambiente di trasporto e di stoccaggio differiscono fortemente dalla temperatura dell'ambiente operativo.

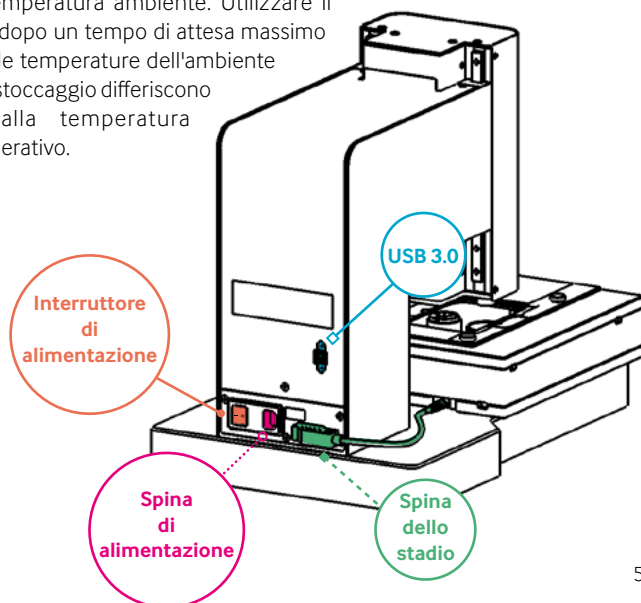

3 – Schema di connessione

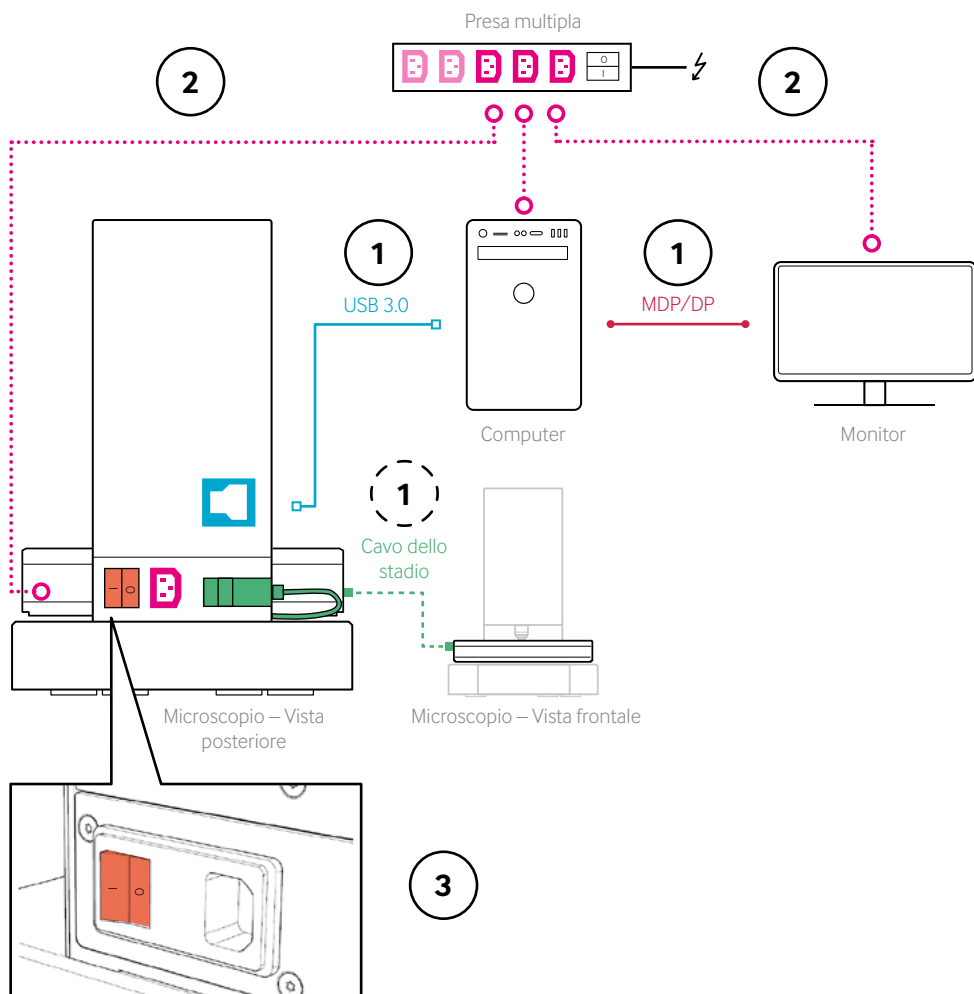


Il cavo dello stadio viene fornito già collegato.
Non scollegare il cavo.

4 – Avviare il software

1


Dopo aver eseguito l'accesso, avviare MicroPoint

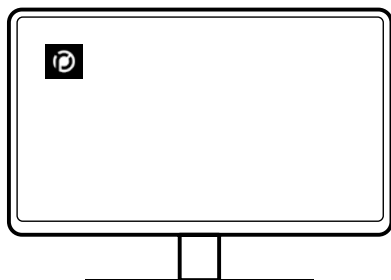

Icona del desktop "MicroPoint"

2

Attendere l'inizializzazione dell'hardware

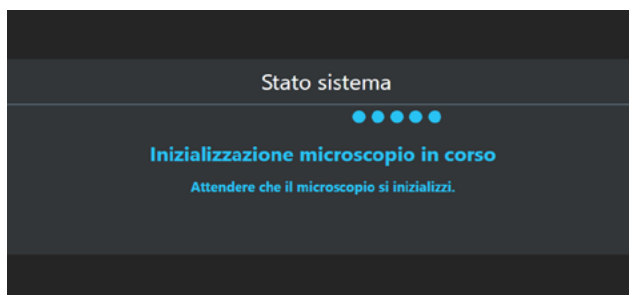


5 – Inserire i vetrini

1


Inserire i vetrini nel vassoio – allineare l'area bianca all'etichetta

Molla

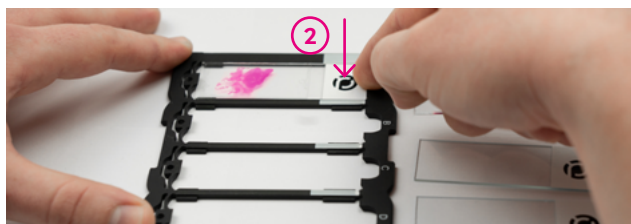

2

Posizionare il vassoio nello stadio XY – notare la tacca in alto a destra

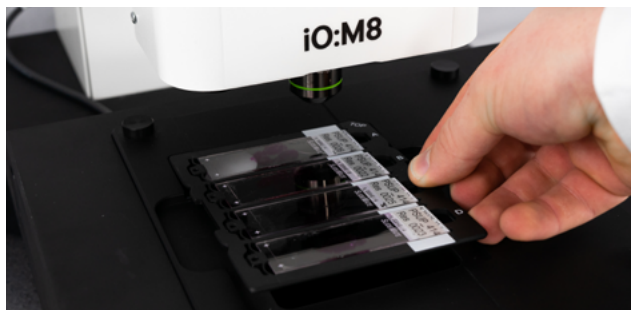


Fare attenzione quando si utilizzano i vetrini e i vassoi per evitare la rottura del vetro. I vetrini e i vassoi devono essere privi di contaminazione per garantire un'elevata qualità delle immagini.


6 – Selezionare i vetrini

1

Deselezionare i vetrini, se necessario, e avviare la microscopia

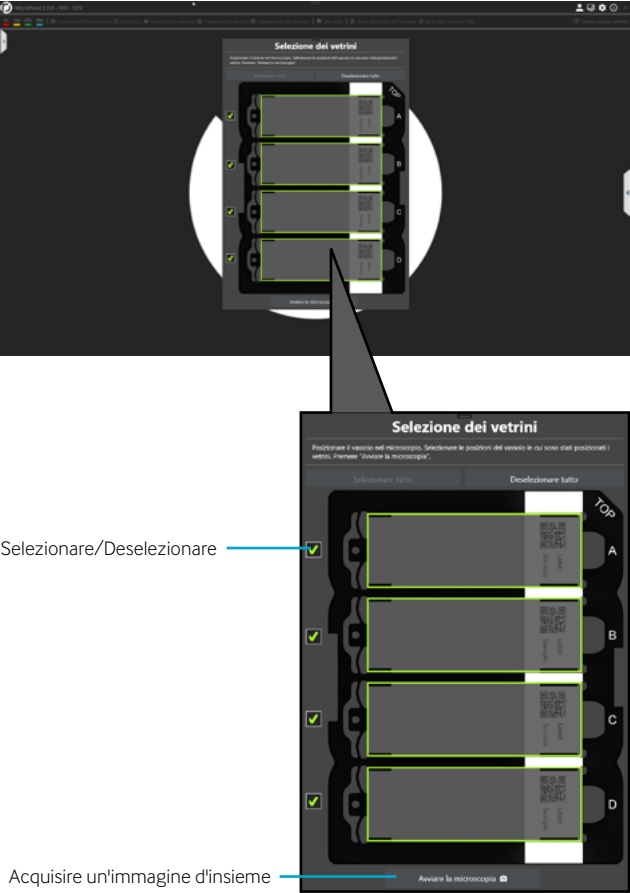


7 – Panoramica del software

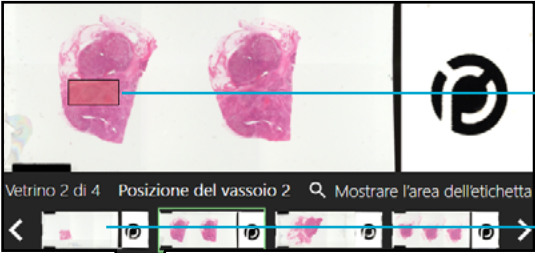

Posizionare sul vetrino per facilitare l'orientamento quando si esegue lo zoom

Fare clic per passare da un vetrino all'altro

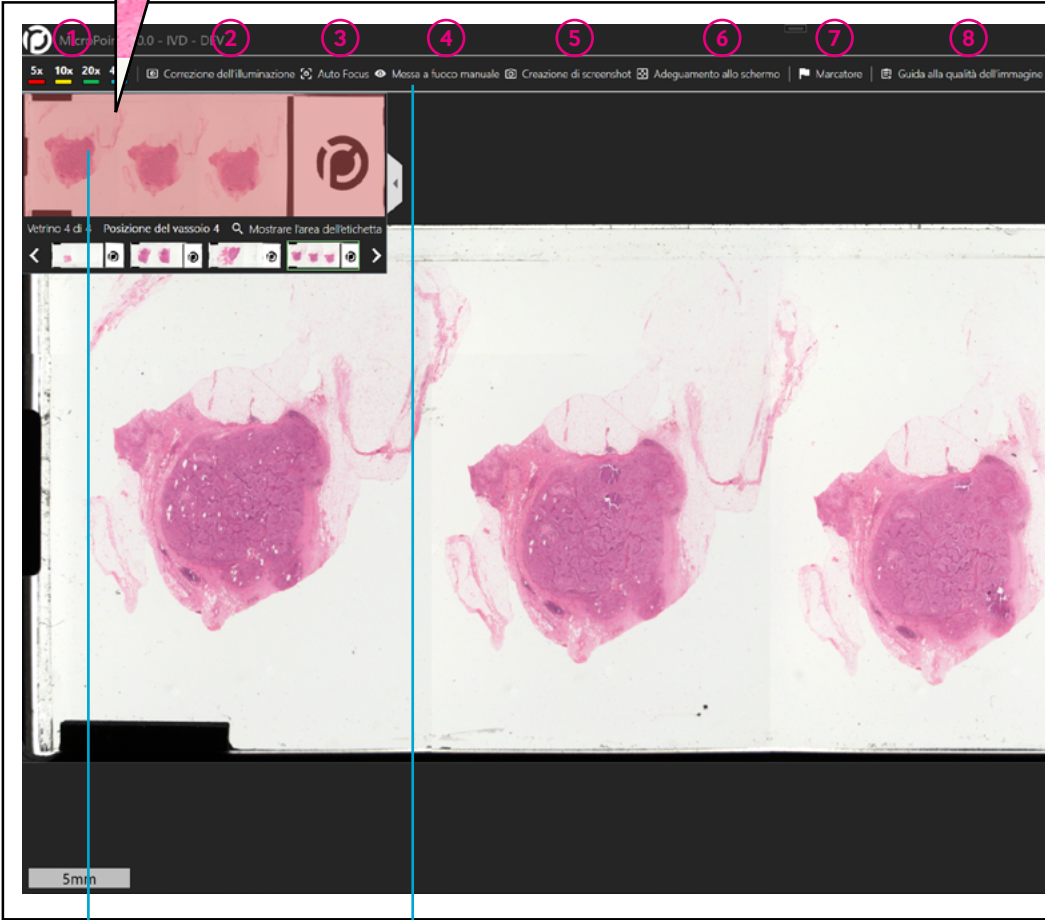




- 1 Vista a livelli di ingrandimento
- 2 Regolare l'illuminazione (più scuro/più chiaro)
- 3 Impostare automaticamente il piano di messa a fuoco
- 4 Impostare manualmente il piano di messa a fuoco
- 5 Eseguire uno screenshot della vista attuale
- 6 Visualizzare il vetrino intero
- 7 Contrassegnare le aree di interesse
- 8 Tour guidato per la regolazione della messa a fuoco e dell'illuminazione
- 9 Tour introduttivo
- 10 Cambio vassoio – L'asse Z si sposta verso l'alto per facilitare l'accesso.

8 – Mettere a fuoco il campione


1

Zoom con diverse opzioni

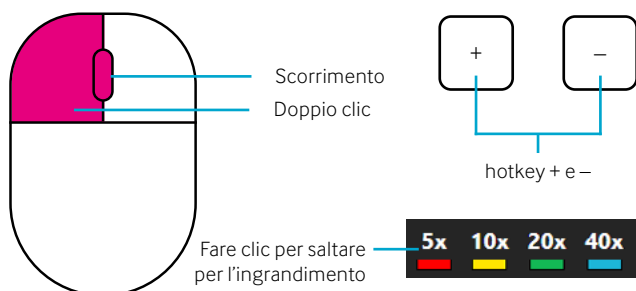


2


Eeguire l'Autofocus (AF)

 Auto Focus

3

Regolare con la messa a fuoco manuale (MF) se necessario

 Messa a fuoco manuale

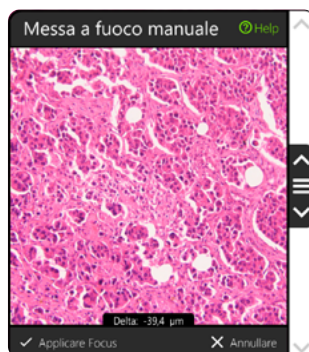

Fare clic + trascinare per la regolazione fine

Fare clic + trascinare per la regolazione grossolana


9 – Correzione dell'illuminazione (IC)



Eseguire un'IC per impostare l'illuminazione corretta e garantire la generazione di immagini di alta qualità.


1

Selezionare l'IC

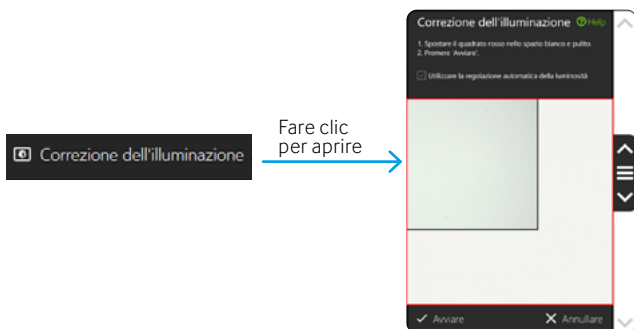

2

Spostarsi in un'area esterna al campione e avviare l'IC

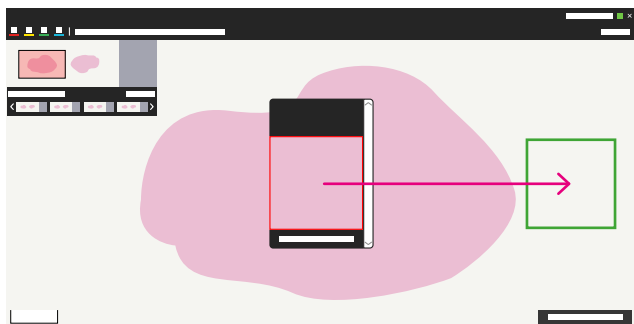

3

Nel caso si dovessero visualizzare riquadri, eseguire nuovamente l'IC




Per la risoluzione dei problemi o per l'IC manuale, consultare il manuale utente.

10 – Impostare i marcatori


1

Fare clic sull'icona della barra degli strumenti o fare clic con il pulsante destro del mouse per la modalità di annotazione

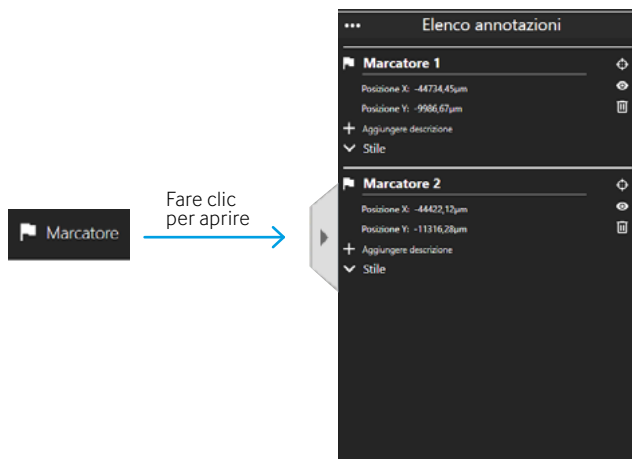

2

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per posizionare i marcatori

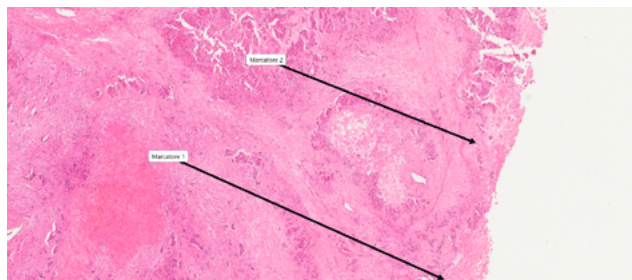

3

Fare clic sull'icona della barra degli strumenti o sul tasto destro del mouse per tornare alla navigazione

11 – Eseguire il riavvio

1

Fare clic su "Cambio vetrini" per cambiare vassoio



Cambio vassoio (vetrini)

Fare clic per aumentare l'asse Z

2

Utilizzare le rientranze sul lato per rimuovere il vassoio



3

Rimuovere i vetrini dal vassoio spingendo verso la molla

Molla



Come possiamo essere d'aiuto?

Servizio e assistenza

Il nostro impegno per la qualità non si esaurisce con l'acquisto. Offriamo diversi pacchetti di servizi su misura per le diverse esigenze. Offriamo un'assistenza e una manutenzione a lungo termine, che accompagnerà l'utente per tutta la durata del prodotto.

Nota sul copyright

Copyright © 2022 PreciPoint GmbH. Tutti i diritti riservati. PRECIPOINT e il logo PreciPoint sono marchi registrati di PreciPoint GmbH. iO:M8 è un marchio di PreciPoint GmbH in Germania ed eventualmente in altri Paesi. Altri loghi, nomi di prodotti e/o società potrebbero essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Questo prodotto è protetto da brevetti registrati. Per un elenco dei brevetti, contattare PreciPoint GmbH.

Dichiarazione di non responsabilità

Contattare immediatamente i rappresentanti in loco di PreciPoint per ricevere assistenza in caso di malfunzionamento dello strumento. L'installazione dell'hardware deve essere eseguita solo da un Tecnico addetto all'Assistenza PreciPoint o da un Partner PreciPoint.

Questa è la versione tradotta in lingua italiana della guida di avvio rapido. Essa non sostituisce il manuale utente.

Sede principale	Assistenza clienti	Vendite
<div></div> <div>PreciPoint GmbH Parkring 6 85748 Garching b. Muenchen Bavaria, Germany</div> <div>Tel: +49 (0) 89-2152532-0 https://precipoint.com/</div>	<div>Tel: +49 (0) 89-2152532-98 support@precipoint.de https://precipoint.com/support</div> <div>È possibile accedere alla nostra piattaforma di assistenza qui:</div> <div></div>	<div>Tel: +49 (0) 89-2152532-99 sales@precipoint.de</div> <div>Si invita a inviare un'e-mail a:</div> <div></div>